



sartorius

# 新製品発売記念 キャンペーン

期間 2018. 9. 30 受注分まで

ザルトクリア

## SartoclearDY® シリーズ

細胞培養上清清澄ろ過ユニット

特別価格  
30%off



- ◆ ろ過助剤(珪藻土)の働きで目詰まり無くろ過が進みます。
- ◆ 細胞培養上清を細胞を含んだままろ過できます。
- ◆ 培養上清の清澄ろ過と滅菌ろ過を一度に行えます。
- ◆ ろ過前の遠心処理は不要になり、時間と遠心管のコストを省けます。

※注) 細胞の回収再利用はできません。

# ▶ Sartoclear DY® シリーズ

細胞培養上清清澄ろ過ユニット

特別価格 30% off

製品名	型番	最大適応量	価格	キャンペーン 価格
ザルトクリア DY ラボP15	SDLP-0015C	15 mL	¥17,000-	¥11,900- / 6 set
ザルトクリア DY ラボV150, 2g	SDLV-0150-02C-E	150 mL	¥26,000-	¥18,200- / 12 set
ザルトクリア DY ラボV150, 5g	SDLV-0150-05C-2	150 mL	¥58,000-	¥40,600- / 24 set
ザルトクリア DY ラボV250, 5g	SDLV-0250-05C-2	250 mL	¥60,000-	¥42,000- / 24 set
ザルトクリア DY ラボV250, 10g	SDLV-0250-10C-2	250 mL	¥66,000-	¥46,200- / 24 set
ザルトクリア DY ラボV500, 5g	SDLV-0500-05C-2	500 mL	¥76,000-	¥53,200- / 24 set
ザルトクリア DY ラボV500, 10g	SDLV-0500-10C-2	500 mL	¥88,000-	¥61,600- / 24 set
ザルトクリア DY ラボV500, 20g	SDLV-0500-20C-E	500 mL	¥46,000-	¥32,200- / 12 set
ザルトクリア DY ラボV1000, 10g	SDLV-1000-10C-2	1000 mL	¥112,000-	¥78,400- / 24 set
ザルトクリア DY ラボV1000, 20g	SDLV-1000-20C-E	1000 mL	¥62,000-	¥43,400- / 12 set
ザルトクリア DY ラボV1000, 40g	SDLV-1000-40C-E	1000 mL	¥68,000-	¥47,600- / 12 set



ラボ P15



ラボ V

## ▶ 使用方法

ザルトクリア DY  
ラボ P15



1. 付属のノズルを取り付け  
培養液を吸引し、泡立て  
ないように混和します。




2. ノズルを外して付属のシリ  
ンジフィルターを取り付け  
ろ過をはじめます。

ザルトクリア DY  
ラボ V



1. 付属のろ過補剤を培養液  
に添加し、泡立てないよ  
うに混和します。

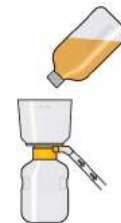

2. 吸引ろ過ユニットに移し、  
ろ過をはじめます。

## ▶ 選択ガイド

1. 培養液量と 2. 細胞密度の組み合わせから適切な製品を選びます。

1. 培養液量	2. 細胞密度*			
	< 5 × 10 <sup>6</sup> cells/mL	5 ~ 10 × 10 <sup>6</sup> cells/mL	10 ~ 20 × 10 <sup>6</sup> cells/mL	> 20 × 10 <sup>6</sup> cells/mL
50 ~ 150 mL	SDLV-0150-02C-E	SDLV-0150-05C-2	SDLV-0150-05C-2	SDLV-0250-05C-2
150 ~ 250 mL	SDLV-0250-05C-2	SDLV-0250-10C-2	SDLV-0250-10C-2	SDLV-0500-05C-2
250 ~ 500 mL	SDLV-0500-05C-2	SDLV-0500-10C-2	SDLV-0500-20C-E	SDLV-1000-10C-2
500 ~ 1000 mL	SDLV-1000-10C-2	SDLV-1000-20C-E	SDLV-1000-40C-E	SDLV-1000-40C-E

\* 参考値：セルラインCHO使用時

ザルトリウス・ジャパン株式会社

<http://www.sartorius.co.jp>

本 社 / Tel.(03)3740-5408 Fax.(03)3740-5406

大 阪 / Tel.(06)6396-6682 Fax.(06)6396-6686

名古屋 / Tel.(052)932-5460 Fax.(052)932-5461

販売店：